

(ご参考) 遠心機の冷凍機簡易点検表

保管期間：遠心機を廃棄するためのフロン類の引き渡し完了日から3年間保存

- 点検頻度は3ヶ月に1回以上実施。
- 遠心機ごとに記録

※注：遠心機の形式銘板をご確認ください。
記載のないものに関しては久保田商事株式会社へお問い合わせ、もしくは久保田商事株式会社のホームページ（www.kubotacorp.co.jp）をご覧ください。

施設名称		遠心機型式	
設置場所		遠心機製造番号	
設置年月日		冷凍機定格出力(※注)	
フロン種類(※注)		フロン充填量(※注)	

No.	点検項目	点検日																											
		年	年				年				年				年				年										
		月																											
		日																											
1	冷えにくくなっていないか？	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
		NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG	NG
2	遠心機背面の冷凍機熱交換器の状態(目視点検) ※3520型遠心機の場合、熱交換器は本体前面部、6000、8730型遠心機の場合、熱交換器は正面から見て左側面にあります。																												
	①フィン部にゴミ・ほこり詰まりはないか？	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	②腐食・キズ・さびはないか？	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
3	遠心機運転中の異常振動・異常運転音はないか？	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	点検者																												

異常が発見された場合は対応を裏面に記録してください。